

Guia Rápido

Agitador Mecânico

OneSense® 20




MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

Agitador Mecânico Digital Marte OneSense 20

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

marte

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

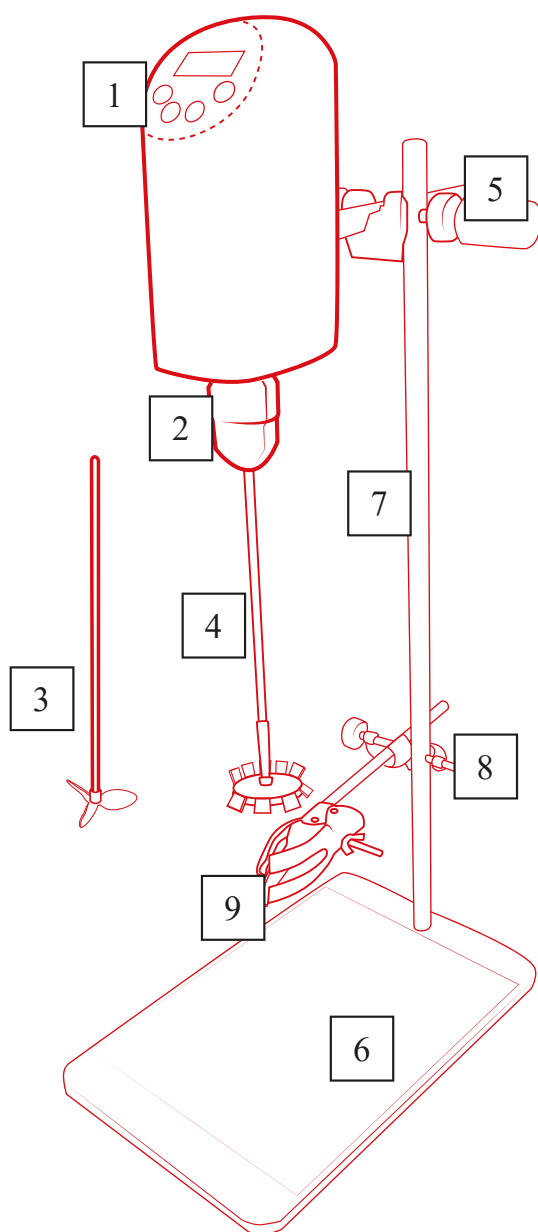

- Apoie a base do suporte (6) sobre uma bancada estável.
- Parafuse as hastes do suporte (7) à base.
- Encaixe a mufa de fixação (5) à haste do suporte. Aperte para que fique bem afixado.
- Encaixe o equipamento (1) na mufa de fixação (5). Aperte para que fique bem afixado.
- Abra o mandril (2), girando em sentido anti-horário e encaixe a haste da hélice (3 ou 4). Feche o mandril, girando no sentido horário para a fixação da haste da hélice.
- A mufa secundária (8) e garra (9) podem ser utilizadas opcionalmente para melhor fixação do frasco (béquer).



TECLADO

- 1 – Liga/Desliga e Iniciar/Pausa
- 2 – Acréscimo
- 3 – Decréscimo
- 4 – Set/Navegação

- Para ligar o equipamento, pressione a tecla  por 3 segundos. Apresentará no display simultaneamente as seguintes informações:
- Rotação (RPM), Tempo (Min) e Modo 
- Com a tecla Set (4), navega-se entre os parâmetros de programação. Primeiramente seleciona-se o modo, ficará piscando no display MODE 1, com as setas selecione o modo desejado (de 1 a 3).
- Pressionar mais uma vez a tecla Set e ficará piscando a rotação (RPM) e com as setas selecione a rotação desejada.
- Pressione Set mais uma vez e ficará piscando o tempo (Min), com as setas programe o tempo desejado. Se deixar o tempo zerado, o equipamento agitará continuamente, sem contagem de tempo para desligar automaticamente.
- As programações ficarão salvas para cada modo: MODE 1, MODO 2 e MODE 3.
- Para iniciar a agitação e/ou contagem de tempo, pressionar a tecla . Caso queira pausar a rotação, basta pressionar a tecla  em qualquer momento.
- Para desligar, pressionar por 3 segundos a tecla .

marte
científica