

Guia Rápido

Misturador e Triturador MixPlus



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

Misturador e Triturador MixPlus

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

martec

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Faixa de programação de tempo:** de 1 até 60 minutos
- **Faixa de programação de rotação:** mínimo, médio, máximo
- **Capacidade do copo:** 250 cm³
- **Vibração:** 0 (sem vibração), 1 (fraco), 2 (médio) e 3 (forte)
- **Bandejas:** 4 amostras simultâneas
- **Gabinete:** Aço Inox
- **Tensão de alimentação:** Bivolt
- **Dimensões (C x L x A):** 450 x 300 x 510 mm
- **Peso:** 9kg

Acompanha: 400 frascos descartáveis, 100 esferas de cerâmica 20mm e 4 pinças.

2. DESCRIÇÃO

- a) Base em aço inox
- b) Frasco descartável Y
- c) Fecho de segurança
- d) Painel LCD
- e) Pés de borracha antivibração
- f) Botão de emergência
- g) Esferas de cerâmica de 20mm
- h) Pinça



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Destrave o fecho de segurança localizado na frente da bandeja e abra cuidadosamente.

ATENÇÃO: para não comprometer a estrutura do equipamento, segurar a bandeja durante esse procedimento.

- Pesar os fármacos já no frasco descartável.
- Adicione as esferas de cerâmica no frasco (de 3 a 4 unidades).
- Coloque a tampa do frasco descartável pressionando as laterais até fechar completamente.
- Coloque os frascos fechados nas bandejas do equipamento.
- Trave todas as bandejas cuidadosamente através dos fechos de segurança.
- Ligue o equipamento pelo botão **Liga/Desliga**.
- Pressione o botão **FUN** para selecionar qual parâmetro deseja editar, como tempo, vibração e velocidade de rotação. Um sinal de > irá aparecer na opção selecionada.
- Com os botões ▲ e ▼ é possível alterar os valores dos parâmetros.
- Pressionar ► para iniciar o ciclo.
- Ao término do ciclo, o equipamento ativará vibração selecionada durante 6 segundos e desligará automaticamente.

martec
científica