


Condutivímetro OneSense Cond 2500



- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

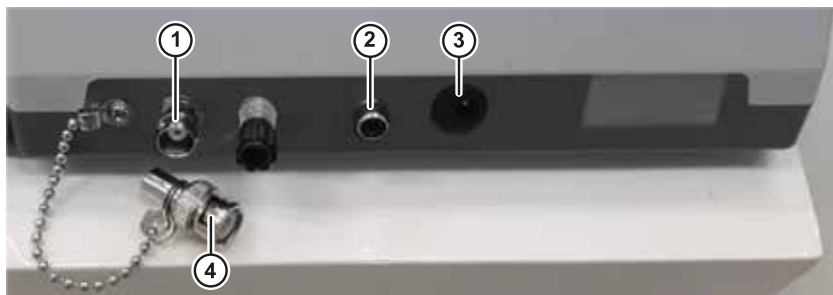

1. Conector BNC para célula de condutividade
2. Conector do sensor de temperatura
3. Conector da fonte de alimentação 9V
4. Protetor do conector BNC

MONTAGEM

- Coloque o equipamento em superfície estável e instale o suporte articulado.
- Retirar o protetor (4) do conector BNC (1), conecte a célula de condutividade e o encaixe no suporte.
- Instalar o sensor de temperatura em seu conector (2) e o encaixe no suporte.
- Conectar a fonte de alimentação no conector de alimentação (3).

PROGRAMAÇÃO

- Pressionar a tecla FUNC para acessar P1 e configurar a série de solução padrão. Com as teclas Δ/∇ selecionar CH ou USA.
- Pressionar FUNC para acessar o próximo parâmetros da programação P2, para seleção da constante da célula de condutividade. Com as teclas Δ/∇ selecionar 0,0; 1; 10.
- Pressionar FUNC para acessar o próximo parâmetros da programação P3, para configuração de coeficiente de compensação de temperatura. Com as teclas Δ/∇ selecionar entre 0,00 e 9,99. Quando está definido em 0,00 significa que não há compensação de temperatura.
- Pressionar FUNC para acessar o próximo parâmetros da programação P4, para configuração da constante da célula. Com as teclas Δ/∇ e modificar de acordo com o valor que consta na célula de condutividade.
- Pressionar FUNC para acessar o próximo parâmetros da programação P5, para selecionar a unidade de medida da temperatura. Com as teclas Δ/∇ escolher a unidade °C ou F.
- Pressionar FUNC para acessar o próximo parâmetros da programação P6, para redefinir os parâmetros de fábrica. Com as teclas Δ/∇ escolher entre ON ou OFF e retornará ao modo de medição em 2 segundos. ON restaura as definições de fábrica e OFF mantém o que foi configurado de P1 ao P5.

CALIBRAÇÃO

- Pressione a tecla LIGA/DESLIGA para ligar o equipamento.
- Pressione a tecla CAL e o display exibirá CAL piscando.
- Lave a célula de condutividade com água purificada e seque-a.
- Insira a célula de condutividade na solução padrão e, quando o display estabilizar, pressione CAL. O display mostrará o valor da solução piscando e, após alguns segundos aparecerá END e retornará para a tela de leitura.

MODO DE USO

- Após a realização da calibração, lave e seque a célula de condutividade e o insira na solução ao qual se deseja fazer a leitura.
- Leia a condutividade quando a leitura estiver estável no display.
- O equipamento dispõe função de armazenamento de até 50 leituras. Durante as medições, caso tenha necessidade de salvar o resultado, pressione a tecla STO/RCL. O display mostrará STORE e o número de armazenamento(1, 2, 3...50) indicando que foi salvo.
- Para recuperar uma leitura salva, pressione a tecla STO/RCL por alguns segundos e o display apresentará RECALL e o número de armazenamento. Com as teclas Δ / ∇ navega-se entre os valores salvos. Pressionar a tecla CFM para sair.
- Para efetuar a limpeza dos valores salvos, quando o display estiver em RECALL, pressionar a tecla CFM por 5 segundos e todos os valores armazenados serão apagados.

