

Guia Rápido Eletrodos Marte



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

Eletrodos Marte

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

marte

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

- Para melhores resultados, mantenha sempre o bulbo hidratado quando estiver sem uso. Use a capa protetora cheia com solução de armazenagem de eletrodos e mantenha-o sempre na posição vertical com o bulbo para baixo.
- Evite o uso de água desmineralizada. Eletrodos combinados devem ser armazenados no eletrólito de referência, em geral, KCl 3M ou LiCl saturado em etanol, dependerá de seu modelo.
- Após as medições, limpar bem o eletrodo e retorna-lo para a solução de armazenamento.
- Eliminar possíveis bolhas de ar existentes no bulbo da membrana de pH, mediante agitação no sentido vertical. Em medidas em temperaturas maiores que 20°C acima da temperatura ambiente, condicionar gradualmente o eletrodo para evitar choque térmico.
- Faça a calibração do eletrodo junto ao medidor de pH sempre que necessário.