


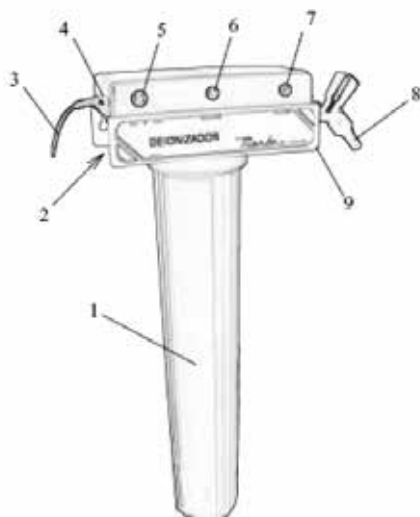

- (1) Carcaça recarregável de 20 x 21/2" com elemento filtrante de resina mista de 5 micra, não regenerável;
- (2) Entrada de água;
- (3) Cabo de alimentação;
- (4) Chave seletora de tensão 110/220V;
- (5) Chave liga/desliga;
- (6) Lâmpada piloto vermelha de REJEITAR;
- (7) Lâmpada piloto verde de UTILIZAR;
- (8) Saída de água deionizada;

INSTALAÇÃO

- Fazer a marcação para furação da parede com a distância de 20 cm entre os furos e altura mínima de 60 cm, conforme figura 1.
- Fixar os parafusos conforme figura 2.
- Encaixar o aparelho nos parafusos conforme figura 3.
- Colocar a mangueira de alimentação na entrada de água (2) para abastecimento do equipamento.
- Recomenda-se que na entrada de água de alimentação se tenha uma válvula/torneira para que seja possível fechar a entrada de abastecimento quando não estiver em uso.

FIGURA 1

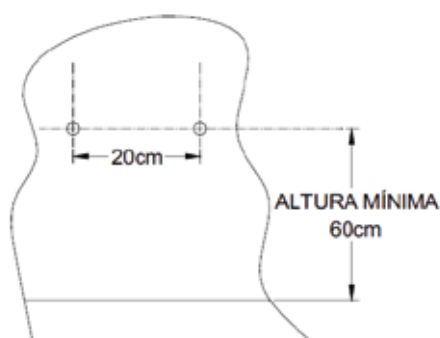


FIGURA 2


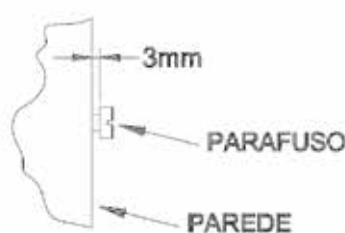


FIGURA 3

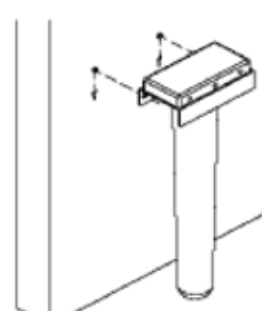

FUNCIONAMENTO

- Verificar a tensão de alimentação selecionada na chave seletora (4).
- Se a água de abastecimento vir de caixa d'água ou de reservatório, o mesmo deverá ter uma altura de 2 metros de coluna d'água em relação ao local de instalação do equipamento.
- Abrir a água de abastecimento, abrir a saída de água deionizada (8) e ligar a chave geral liga/desliga (5).
- Se a lâmpada vermelha (6) estiver acesa junto com a verde (7), desprezar toda a água até que fique acesa somente a verde (7), 15 minutos costumam ser suficientes para esse descarte inicial.
- Para desligar o equipamento, feche a água de abastecimento, desligue a chave geral liga/desliga (5) e depois feche a torneira de saída (8).
- Se o funcionamento for intermitente, sempre que for ligado para novo uso, deve-se desprezar a água por cerca de 15 minutos, para que seja renovada toda água que ficou parada dentro do equipamento.

LIMPEZA E SANITIZAÇÃO

PARTE EXTERNA:

Limpar com pano limpo umedecido com álcool a 70% ou solução de hipoclorito de sódio 6 ppm.

PARTE INTERNA:

Retira-se o copo da carcaça (1) desrosqueando-o em sentido horário.

Dentro do copo tem o cartucho de resina, este deve ser retirado e reservado.

Para a sanitização da carcaça vazia e da torneira de saída, colocar cerca de 100 ml de solução de hipoclorito de sódio 12 ppm na carcaça, a encaixe no equipamento rosqueando em sentido anti-horário e promova a circulação por cerca de 30 minutos.

Após essa circulação, abra a carcaça novamente para repor o cartucho de resina mista e recolocar o copo no equipamento.

TROCA DA RESINA MISTA:

Quando a luz vermelha de rejeitar acender continuamente indica que a resina mista está saturada e necessita ser trocada.

Para executar a troca, retira-se o copo da carcaça (1). Dentro do copo tem o cartucho de resina, a abertura dele é feita através da tampa que fica em fundo do cartucho, rosqueável.

Despreza-se a resina saturada. Lavar o cartucho vazio com detergente neutro e sanitizar com solução de hipoclorito de sódio 6 ppm. Lavar bem com água purificada e fazer a reposição por resina mista nova compactando-a bem.

