



Estereoscópios

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual



- (1) Cabeçote
- (2) Lentes oculares
- (3) Ajuste de dioptrias
- (4) Ajuste de ampliação (zoom)
- (5) Luz refletida
- (6) Platina
- (7) Interruptor luz transmitida
- (8) Interruptor luz refletida
- (9) Botão de ajuste macrométrico

INSTALAÇÃO

- Retire o equipamento da embalagem e coloque-o em uma mesa de trabalho estável. **(Importante: Não eliminar a caixa original, pois ela foi feita sob medida, sendo indispensável para transporte do equipamento, principalmente em caso de envio para assistência técnica).**
- Remova todas as proteções de plástico e de papel.
- O cabeçote tem rotação de 360°. Solte o parafuso da abraçadeira do cabeçote e encaixe o cabeçote na posição desejada, em seguida prenda-o apertando este parafuso.
- Trinocular (opcional): parafuse o tubo trinocular na parte superior do cabeçote.
- Conecte o cabo à fonte de alimentação e seu Estereoscópio está pronto para uso.

OPERAÇÃO

- Coloque a amostra a ser analisada sobre a platina (6) e prenda firmemente com os grampos.
- Ajuste a distância interpupilar entre as duas oculares (2) na posição mais confortável para o usuário.
- Use a fonte de luz apropriada para sua amostra:
 - Interruptor para a luz refletida (8): Opera a lâmpada sob o braço do equipamento e projeta um feixe luminoso à superfície da amostra.
 - Interruptor para a luz transmitida (7): Opera a lâmpada abaixo do disco da platina e ilumina a amostra de abaixo através do disco de vidro.
- Para focalizar seu estereoscópio:
 - Ajustar dioptria da ocular esquerda em "0".
 - Ajuste a ampliação em 4x ou 4,5x (depende do modelo).
 - Gire o botão macrométrico (9) focalizando até que se tenha uma imagem nítida da amostra através da ocular esquerda.
 - Mude lentamente a ampliação de 4X ao 1X. Se a imagem se tornar "borrada", gire o ajuste de dioptria da ocular esquerda até a amostra ser vista claramente. Deve-se agora ter uma imagem desobstruída da amostra em todas as ampliações através da ocular esquerda.
 - Ajuste a ampliação para zoom de 1X e gire o ajuste da ocular do lado direito até que a amostra seja vista claramente.

