

Guia Rápido

Estufa Digital para Orodispersível



- (1) Tecla SET para seleção dos parâmetros de configuração
- (2) Tecla de acréscimo
- (3) Tecla de decréscimo
- (4) Tecla FUN para Iniciar ou Encerrar os processos
- (5) Luz verde indicação de acionamento do controle
- (6) Luz vermelha indicação de acionamento da contagem de tempo
- (7) Display LED




MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

Estufa Digital para Orodispersível

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

martec

Atenção: Durante o transporte as prateleiras ficam embaladas embaixo da estufa.

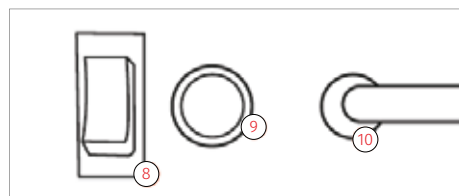

- (8) Chave geral LIGA/DESLIGA
- (9) Porta fusível
- (10) Cabo de alimentação

RECOMENDAÇÕES

- Instalar o equipamento em superfície plana e estável.
- Sempre verificar a tensão de alimentação.
- Não encostar produtos nas paredes da câmara interna.
- Nunca utilizar o equipamento sem que a bandeja inferior esteja instalada.
- Evitar superlotação da câmara interna, isso prejudica a homogeneidade da temperatura do equipamento.
- Nunca envolva as bandejas com alumínio ou qualquer outro material. Isso obstrui a circulação e danifica o equipamento.

ITENS DO MENU

- SP – Set point: programar a temperatura de trabalho.
- Time – Programar tempo de funcionamento de SP em minutos.
- SP0 – Set point 1: para programar a temperatura da primeira rampa. É possível programar até 8 set points de SP0 a SP7.
- TP 1 – Tempo 1: programar tempo da primeira rampa de SP0 em minutos. É possível programar até 8 tempos de TP1 a TP8.

PROGRAMAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO

- Após a checagem da tensão de alimentação, ligar o cabo de alimentação à rede elétrica.
- Ligar a estufa através da chave geral LIGA/DESLIGA.
- O display iniciará mostrando a versão do programa e logo em seguida a temperatura ambiente.
- Pressionar a tecla SET uma vez para acessar SP, pressionar mais uma vez SET e terá acesso à programação de temperatura. Programar a temperatura desejada com as setas para cima e/ou para baixo. Pressionar SET para salvar a temperatura selecionada.
- Pressionar as setas até TIME e pressionar SET para acessar. Com a seta para baixo selecionar OFF. Pressionar SET para salvar a seleção.
- Após alguns segundos o display retornará a temperatura ambiente.

- Somente após o retorno à temperatura ambiental, pressionar a tecla FUN por 2 segundos para iniciar o funcionamento.
- A luz verde (contínua ou piscante) indica o início do funcionamento do aquecimento.
- Quando se desejar encerrar o funcionamento, pressionar a tecla FUN e manter pressionada por cerca de 30 segundos.

PROGRAMAÇÃO POR ÚNICO PONTO DE TEMPERATURA E TEMPO DE FUNCIONAMENTO

- Após a checagem da tensão de alimentação, ligar o cabo de alimentação à rede elétrica.
- Ligar a estufa através da chave geral LIGA/DESLIGA.
- O display iniciará mostrando a versão do programa e logo em seguida a temperatura ambiente.
- Pressionar a tecla SET uma vez para acessar SP, pressionar mais uma vez SET e terá acesso à programação de temperatura. Programar a temperatura desejada com as setas para cima e/ou para baixo. Pressionar SET para salvar a temperatura selecionada.
- Pressionar as setas até TIME e pressionar SET para acessar. Programar o tempo desejado com as setas para cima e/ou para baixo, em OFF o equipamento funcionará continuamente. Pressionar SET para salvar a seleção.
- Após alguns segundos o display retornará a temperatura ambiente.
- Somente após o retorno à temperatura ambiental, pressionar a tecla FUN por 2 segundos para iniciar o funcionamento.
- A luz verde (contínua ou piscante) indica o início do funcionamento do aquecimento.
- A luz vermelha indica o início da contagem de tempo.
- Se quiser encerrar o processo antes do final do tempo, pressionar a tecla FUN e manter pressionada por cerca de 30 segundos.

PROGRAMAÇÃO PARA ATÉ 8 PONTOS DE TEMPERATURA E TEMPO DE FUNCIONAMENTO

- Após a checagem da tensão de alimentação, ligar o cabo de alimentação à rede elétrica.
- Ligar a estufa através da chave geral LIGA/DESLIGA.
- O display iniciará mostrando a versão do programa e logo em seguida a temperatura ambiente.
- Recomenda-se que se faça um rascunho de quais temperaturas e tempos serão utilizados para facilitar a programação.
- Pressionar a tecla SET uma vez, com as setas ir até TP1 e pressionar SET para acessar. Programar o tempo do primeiro patamar com as setas para cima e/ou para baixo. Pressionar SET para salvar.
- Pressionar as setas até SP0 e pressionar SET para acessar. Programar a temperatura inicial com as setas para cima e/ou para baixo. Pressionar SET para salvar.
- Repetir itens 4 e 5 até o número de patamares desejado. É possível programar até 8 tempos de TP1 a TP8 e até 8 set points de temperatura de SP0 a SP7.
- Após a programação de todos os pontos de temperaturas e tempos desejados, pressionar a seta para baixo até rPrS para selecionar a inicialização do processo de rampas e patamares, pressione SET para acessar.
- Com as setas, ir até run e pressionar SET para salvar a seleção.
- A luz verde já ficará piscando, indicando o início do aquecimento.
- Após segundos o display retornará a temperatura ambiente.
- Se quiser encerrar o processo antes do final do tempo, pressionar a tecla FUN e manter pressionada por cerca de 30 segundos.

APLICAÇÕES

- Secagem e esterilização: Manter a janela de circulação de ar fechada
- Orodispersível: Manter a janela de circulação de ar aberta