

Guia Rápido

Balanças Modelo AD Plus



**MANUAL COMPLETO
DO EQUIPAMENTO**

Balanças Modelo AD Plus

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

marte



AD5002 PLUS CAL



AD500 S PLUS CAL

INSTALAÇÃO

- Retire a balança da embalagem. Cheque se todos os itens estão na embalagem: Balança, fonte de alimentação, suporte do prato e prato e protetor (se aplicável).
- Instale em superfície estável.
- Encaixe o protetor na balança, encaixe o suporte o prato e o prato.
- Nivele pelos pés niveladores laterais até centralizar a bolha de nível.
- Conecte a fonte de alimentação primeiramente na balança e depois à tomada. ATENÇÃO: NUNCA INVERTER ESSA ORDEM.
- O equipamento entrará em modo Standby (STDBY).
- Aguarde 30 minutos para pré-aquecimento.
- Após o pré-aquecimento, o equipamento estará apto para o uso.

UTILIZAÇÃO

- Pressione o botão L/D para ligar.
- O display apresentará a versão atual e em seguida carregará a função de pesagem simples (exceto para balanças com funções especiais).
- Se necessário, pressione o botão T para tarar.
- A partir deste momento podem-se iniciar as pesagens.
- O indicador de estabilidade é o * do lado esquerdo do display. Quando instável ele estará no display. Quando ele apaga, indica que a balança estabilizou.



vendas@martecientifica.com.br



(11) 3411-4500



@martecientifica

REALIZANDO CALIBRAÇÃO INTERNA NAS BALANÇAS AD

- A balança deve ser nivelada e passar por pré-aquecimento de, no mínimo, 30 minutos para que seja realizada a calibração interna.
- Com a balança em Standby pressionar L/D e logo em seguida pressionar F2.
- O display apresentará SET-FUN pressionar F1 até SET-iCAL e pressionar T.
- O display apresentará a mensagem ----- (tracejado na parte central do display)
- A balança iniciará automaticamente o processo de calibração.
- Ao final o display retornará para SET-iCAL.
- Pressionar F1 até END e em seguida T.
- A balança voltará para Standby e salvará o processo.

RECOMENDAÇÕES

- ◻ É recomendado que retire o prato da balança quando esta for transportada.
- ◻ Nunca desligar a balança direto pela fonte, sempre usar o botão L/D.

MODELOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	AD500 S PLUS CAL	AD500 PLUS CAL	AD500 FS PLUS CAL	AD5002 PLUS CAL
Carga máxima:	510 g	510 g	510 g	5010 g
Sensibilidade e reprodutibilidade:	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g
	c/Protetor Retangular	c/ Campânula	c/ Processador Estatístico	



mar
te
científica



vendas@mar-te.com.br



(11) 3411-4500



@mar-tecientifica