

Guia Rápido Condutivímetro de Bolso



**MANUAL COMPLETO
DO EQUIPAMENTO**

Condutivímetro de Bolso

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

marTE

DESCRIÇÃO

1. Tampa da bateria
2. Display
3. Botão liga/desliga
4. Seta para cima/hold
5. Seta para baixo
6. Célula de condutividade
7. Tampa/porta solução de descanso



CALIBRAÇÃO

- Com o Condutivímetro de bolso desligado, pressione e segure o botão Liga/Desliga por mais de 10 segundos. Deixe o medidor entrar no modo de calibração, o display mostrará "CAL" piscando.
- Mergulhe a célula de condutividade na solução padrão desejada. Pressione o botão **A** e o botão **V** para ajustar o valor exibido de modo que fique igual aos dados da solução de calibração. Durante o ajuste, "CAL" não piscará. Quando o valor exibido for igual aos dados da solução de calibração, pressione o botão liga/desliga para confirmar.
- A mensagem de "CAL" desaparecerá após terminar a calibração. O medidor entrará no modo de medição.

COMO USAR

- Remova a capa de proteção, enxágue a célula de condutividade com água destilada e seque com papel macio.
- Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o equipamento.
- Mergulhe a célula de condutividade cerca de 2 a 5 cm na solução que deseja analisar (no máximo 20 ml), homogenize a amostra e espere até que a leitura se estabilize.
- Lave a célula de condutividade com água destilada após cada medição.