



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Tipo de lâmpada:** Ultravioleta BLB
- **Comprimento da lâmpada:** 210mm
- **Radiação da lâmpada:** UVA de onda longa
- **Dimensões Internas:** L 327 x P 267 x A 170mm
- **Comprimento de onda da lâmpada:** 1 lâmpada germicida com comprimento de onda 254NM e 1 lâmpada UV com comprimento de onda 365NM
- **Garantia:** 1 ano.

DESCRIÇÃO


a) Interruptor Liga/Desliga.

b) Abertura lateral com fechamento tipo rolete.

c) Visor óculos flexível com proteção UVA 3mm.

d) Parte interna com pintura eletrostática preta.

e) Fecho tipo rolhete.

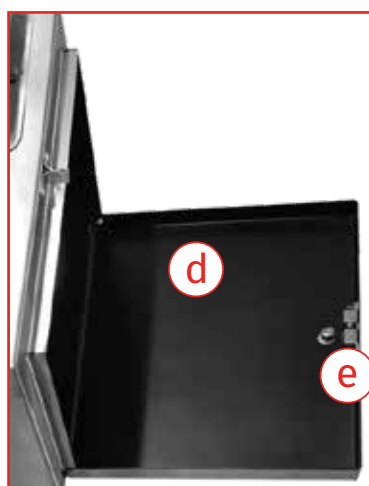

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Destrave o fecho de segurança localizado na frente da bandeja e abra cuidadosamente.

ATENÇÃO: para não comprometer a estrutura do equipamento, segurar a bandeja durante esse procedimento.

- Peser os fármacos já no frasco descartável.
Adicione as esferas de cerâmica no frasco (de 3 a 4 unidades).
- Coloque a tampa do frasco descartável pressionando as laterais até fechar completamente.
- Coloque os frascos fechados nas bandejas do equipamento.
- Trave todas as bandejas cuidadosamente através dos fechos de segurança.
- Ligue o equipamento pelo botão **Liga/Desliga**.
- Pressione o botão **FUN** para selecionar qual parâmetro deseja editar, como tempo, vibração e velocidade de rotação. Um sinal de > irá aparecer na opção selecionada.
- Com os botões ▲ e ▼ é possível alterar os valores dos parâmetros.
- Pressionar ■▶ para iniciar o ciclo.
- Ao término do ciclo, o equipamento ativará vibração selecionada durante 6 segundos e desligará automaticamente.

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

- Antes de ligar o equipamento, confira se as bandejas estão bem travadas. Se alguma estiver destravada, desligue imediatamente usando o botão **Liga/Desliga** ou acionando o botão de emergência.
- Durante a operação, evite segurar ou colocar as mãos próximas às bandejas para garantir sua segurança.
- Antes de qualquer limpeza, desligue o equipamento da tomada.
- Utilize pano úmido e sabão neutro ou álcool 70° GL para a limpeza externa.
- Não utilize produtos abrasivos ou jatos d'água.
- Certifique-se de que a voltagem da rede é compatível com a do equipamento.

ATENÇÃO: caso utilize o botão de emergência, ligar novamente o equipamento, fazer um ciclo de 1 minuto e aguardar o posicionamento final das bandejas do equipamento antes de retirar a amostra.

