

Guia Rápido

Medidor de Umidade

MOC63u



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO


Medidor de Umidade MOC63u

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

marte

INSTALAÇÃO

- Instale a placa de isolamento do aquecedor sobre a caixa. Alinhe o furo da placa de isolamento do aquecedor com o furo do suporte do prato e coloque a placa sobre a caixa.
- Instale o Quebra-vento. Alinhe o mesmo na caixa sobre o quebra-vento, e coloque-os na placa de isolamento do aquecedor.
- Instale o suporte do prato. Coloque o mesmo no eixo da unidade principal medidora de umidade. Alinhe o suporte do prato com o quebra-vento e insira-os na parte inferior.
- Coloque um prato de amostras no suporte do prato para que a aba do suporte possa proteger o prato de amostras. Ajustar o nível através dos pés niveladores
- Conecte o cabo de alimentação na parte de trás do equipamento e depois na rede elétrica

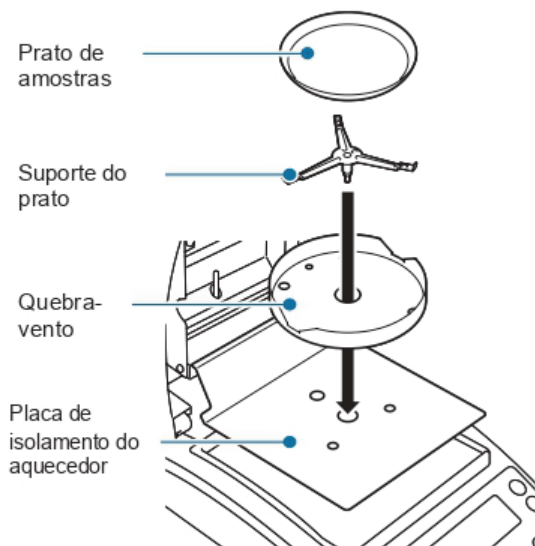


PROGRAMAÇÃO

- Pressione a tecla MENU, abrirá no display e mensagem PROGRAM.
- Com as setas ▲ ▼ procure o modo AUTO e pressione a tecla ENTER.
- Usando novamente as teclas ▲ ▼ para alterar a temperatura conforme desejar (entre 50 e 200°C) e pressione a tecla ENTER.
- Especifique o índice de umidade usando as teclas ▲ ▼ e pressione ENTER.
- Pressione a tecla ◀ para voltar e em seguida ENTER par salvar as informações.
- Pressione a tecla ESC para retornar para retornar para 0,000g.

UTILIZANDO O EQUIPAMENTO

- Com o visor escrito OFF, apertar o botão de ligar.
- Aparecerá a mensagem CHECK e logo depois aparecerá 0,000g.
- Abra cuidadosamente a tampa do aquecedor até o final através da alça.
- Coloque um prato de amostras no suporte do prato.
- Tare o equipamento e certifique-se de que a marca de estabilidade ► seja exibida .
- Coloque uma amostra no prato de forma mais plana e homogênea possível (amostra precisa ser maior que 0,02g).

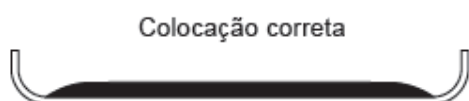

Colocação correta



Colocação incorreta

- Feche a tampa do aquecedor, ele irá iniciar o teste automaticamente.
- Quando o teste acabe, o som curto de um bip irá tocar. O display exibirá o resultado da medição.

marte
científica



vendas@mar



(11) 3411-4500



@martecientifica