

Guia Rápido

Mini Agitador Magnético - 1l (MAM-1)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

Mini Agitador Magnético - 1l (MAM-1)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

martē

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.01.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Não apresenta.
- **Modo de Controle:** Botão Rotativo.
- **Direção da Rotação:** Direita.
- **Material da Placa de Trabalho:** Policloreto de Vinila (PVC).
- **Tamanho da Placa de Trabalho:** Ø 125 mm.
- **Velocidade de Agitação:** 350 a 1.800 rpm.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** 1 L (H₂O).
- **Tamanho da Barra Magnética:** 20 - 30 mm.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 5 W / 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Nível de Proteção:** Classificação IP21.
- **Dimensões do Produto:** 138 x 130 x 41 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 225 x 165 x 60 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 0,40 kg / 0,20 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Placa de Trabalho.
- b) Interruptor / Botão de Controle da Velocidade.
- c) Entrada para Cabo de Energia.
- d) Barra de Agitação Magnética.
- e) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia.
- II) Gire o botão para a direita para ligar.
- III) Gire para ajustar a velocidade.
- IV) Gire para a esquerda para desligar.

martē
científica