

Guia Rápido

Mini Agitador Magnético Com Display Digital - 2l (MAM-D2)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

MINI AGITADOR MAGNÉTICO COM DISPLAY DIGITAL - 2L (MAM-D2)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

mar^e

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.02.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Botão rotativo.
- **Direção da Rotação:** Para a esquerda (sentido horário).
- **Material da Placa de Trabalho:** Policloreto de Vinila (PVC).
- **Tamanho da Placa de Trabalho:** Ø 135 mm.
- **Velocidade de Agitação:** 200 a 2.000 rpm.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** 2 L (H₂O).
- **Tamanho da Barra Magnética:** 20 - 30 mm.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 10 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Nível de Proteção:** Classificação IP42.
- **Dimensões do Produto:** 168 x 160 x 47 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 250 x 200 x 70 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 0,74 kg / 0,46 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Placa de Trabalho.
- b) Interruptor / Botão de Controle da Velocidade.
- c) Display Digital LCD.
- d) Entrada para Cabo de Energia.
- e) Barra de Agitação Magnética.
- f) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia.
- II) Gire o botão até a velocidade desejada.
- III) No estado parado, basta pressionar o botão para iniciar.
- IV) No estado de funcionamento, basta pressionar o botão para pausar.

mar^e
científica