

Guia Rápido

Agitador Magnético com Placa de Aquecimento (AMPA-2)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

AGITADOR MAGNÉTICO COM PLACA DE AQUECIMENTO (AMPA-2)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

mar^{te}

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.03.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Não apresenta.
- **Modo de Controle:** Botão Rotativo.
- **Material da Placa de Trabalho:** Aço inox com revestimento cerâmico.
- **Tamanho da Placa de Trabalho:** Ø 135 mm.
- **Temperatura da Placa de Trabalho:** Temperatura Ambiente - 260°C.
- **Sensor de Temperatura:** Não incluído.
- **Velocidade de Agitação:** 200 a 1.500 rpm.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** 2 L (H₂O).
- **Tamanho da Barra Magnética:** 30 mm.
- **Temporizador:** Não apresenta.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 200 W / AC 220 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C – 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 225 x 155 x 90 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 330 x 220 x 120 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 1,66 kg / 0,95 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Placa de Aquecimento.
- b) Painel de Operação.
- c) Botão de Controle da Velocidade.
- d) Botão de Controle da Temperatura.
- e) Suporte de Aço Inox.
- f) Garra Cruzada.
- g) Haste de Fixação para Sonda.
- h) Barra de Agitação Magnética.
- i) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- II) Gire o botão esquerdo para ajustar a potência de aquecimento. A luz vermelha acenderá e o aquecimento começará.
- III) Gire à esquerda para desligar o aquecimento.
- IV) Gire o botão direito para ajustar a velocidade de agitação. A luz verde acenderá e a agitação começará.
- V) Gire à esquerda para desligar a agitação.

mar^{te}
científica