

Guia Rápido

Agitador Magnético de Grande Volume - 10 Litros (AMGV-10)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

AGITADOR MAGNÉTICO DE GRANDE VOLUME - 10 LITROS (AMGV-10)

1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2-Aponte a câmera;
3-Aguarde a decodificação;
4-Acesse o manual;

marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.07.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Botão Rotativo.
- **Material da Placa de Trabalho:** Placa Anticorrosão PET.
- **Tamanho da Placa de Trabalho:** 220x220 mm.
- **Velocidade de Agitação:** 50 a 1.500 rpm.
- **Precisão de Velocidade:** ± 5 rpm/min.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** 10 L (H_2O).
- **Tamanho da Barra Magnética:** 50 mm.
- **Temporizador:** 1min - 23h59min.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 20 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / $\leq 80\%$ UR.
- **Dimensões do Produto:** 320 x 220 x 65 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 380 x 300 x 120 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 2,0 kg / 1,35 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Placa de Trabalho.
- b) Painel de Operação.
- c) Botão de Controle da Velocidade / Botão de Iniciar e Parar.
- d) Botão de Controle do Temporizador / Botão de Alternância de Rotação.
- e) Barra de Agitação Magnética.
- f) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- II) Posicione o recipiente no centro da placa de trabalho e **insira a barra magnética antes de iniciar o equipamento.**
- III) Use o botão esquerdo para ajustar o tempo e o botão direito para ajustar a velocidade.
- IV) Pressione o botão esquerdo para alternar entre os sentidos de rotação.
- V) Pressione o botão direito para iniciar e parar.

marTE
científica



comercial@marTE.com.br



(11) 3411-4500



@martecientifica