

Guia Rápido

Mini Agitador Vórtex para Tubos (MV-A)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

MINI AGITADOR VÓRTEX PARA TUBOS (MV-A)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

*mar***te**

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.08.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Modo de Controle:** Botão Rotativo.
- **Velocidade de Agitação:** 0 a 3.000 rpm.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** 50 mL.
- **Amplitude de Oscilação:** 4,5 mm (movimento circular).
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 12 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C – 40°C / ≤ 80% UR.
- **Nível de Proteção:** Classificação IP42.
- **Dimensões do Produto:** 100 x 93 x 72 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 190 x 126 x 113 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 0,45 kg / 0,33 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Cabeça de Silicône.
- b) Botão de Controle da Velocidade.
- c) Base de Liga de Zinco e Alumínio.
- d) Entrada para Cabo de Energia.
- e) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- II) Posicione o tubo de centrífuga ou tubo de ensaio no centro da cabeça de silicone.
- III) Gire o botão para ajustar a velocidade.
- IV) Pressione levemente o tubo contra a cabeça de silicone para operar.

*mar***te**
científica



comercial@mar



(11) 3411-4500



@martecientífica