

Guia Rápido

Agitador de Microplacas - 2 Posições (AM-2P)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

AGITADOR DE MICROPLACAS - 2 POSIÇÕES (AM-2P)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.10.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Teclado.
- **Velocidade de Agitação:** 100 a 1.200 rpm, com incremento de 100 rpm.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** Suporta até 2 placas de 96 poços de PCR/ELISA ou 2 placas de cultura celular.
- **Amplitude de Oscilação:** 4,0 mm (movimento circular).
- **Temporizador:** 1min - 8h.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 20 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 180 x 150 x 90 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 290 x 190 x 140 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 2,32 kg / 2,10 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Módulos de EVA Removíveis.
- b) Bandeja.
- c) Painele de Operação.
- d) Base de Liga de Zinco e Alumínio.
- e) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- II) Adicione os módulos EVA no agitador (opcional, de acordo com o tipo de placa a ser utilizada).
- III) Pressione a tecla **MENU** para selecionar a velocidade e o tempo, ajustando os parâmetros com as teclas para cima/baixo.
- IV) Pressione a tecla **INICIAR/PARAR** para iniciar/parar o equipamento.

marTE
científica



comercial@marTE.com.br



(11) 3411-4500



@martecientifica