

Guia Rápido

Agitador de Microplacas - 4 Posições (AM-4P)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

AGITADOR DE MICROPLACAS - 4 POSIÇÕES (AM-4P)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

marte

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.11.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Botão Rotativo.
- **Velocidade de Agitação:** 500 a 1.200 rpm, com incremento de 10 rpm.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** Suporta até 4 placas de 96 poços de ELISA ou 4 placas de cultura celular.
- **Amplitude de Oscilação:** 3,0 mm (movimento circular).
- **Temporizador:** 1min - 8h.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 20 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 355 x 260 x 95 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 410 x 300 x 170 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 4,52 kg / 3,75 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Bandeja de Silicône.
- b) Painel de Operação.
- c) Botão de Controle da Velocidade / Botão de Iniciar e Parar.
- d) Botão de Controle do Temporizador / Botão de Iniciar e Parar.
- e) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Coloque o equipamento sobre uma superfície plana que não balance facilmente.
- II) **Pressione suavemente ambos os lados do equipamento para fazer com que os pés de ventosa grudem na bancada.**
- III) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- IV) Coloque a placa de ELISA / Cultura Celular em qualquer posição da bandeja.
- V) Gire o botão esquerdo para ajustar o tempo e o botão direito para ajustar a velocidade.
- VI) Pressione qualquer botão (esquerdo ou direito) para iniciar/parar o equipamento.

marte
científica



comercial@martecientifica.com.br



(11) 3411-4500



@martecientifica