

Guia Rápido

Misturador de Rolos Com Eixo Inclinado - 6 Rolos (MR-I6R)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

MISTURADOR DE ROLOS COM EIXO INCLINADO - 6 ROLOS (MR-I6R)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;



martec

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.12.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Teclado.
- **Número de Rolos:** 6 rolos, cada um com 28 cm de comprimento.
- **Tipo de Agitação:** Agitação Rotativa Inclínada.
- **Velocidade de Agitação:** 20 a 80 rpm.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** Suporta até 10 tubos de centrífuga de 50 mL (0,5 kg).
- **Diâmetro dos Tubos:** Adequado para tubos com diâmetros entre 6 e 34 mm.
- **Temporizador:** 1min - 23h59min.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 25 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 440 x 255 x 105 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 500 x 300 x 150 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 2,60 kg / 1,80 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Rolos de Silicone.
- b) Painel de Operação.
- c) Interruptor.
- d) Cabo de Energia.

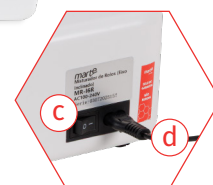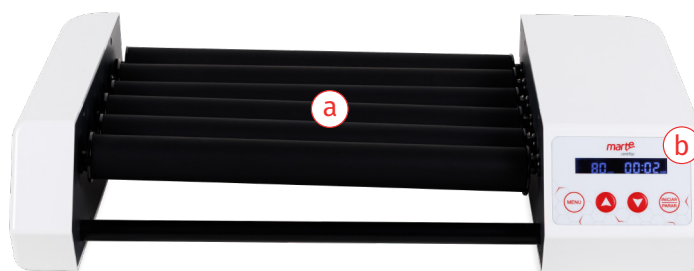

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- II) Coloque o tubo de amostra/garrafa de reagente sobre os rolos.
- III) Pressione a tecla **MENU** para selecionar a velocidade e o tempo, ajustando os parâmetros com as teclas para cima/baixo.
- IV) Pressione a tecla **INICIAR/PARAR** para iniciar/parar o equipamento.

martec
científica



comercial@martec.com.br



(11) 3411-4500



@martecientifica