

Guia Rápido

Misturador Rotativo Giratório com Display Digital (MRG-D)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

MISTURADOR ROTATIVO GIRATÓRIO COM DISPLAY DIGITAL (MRG-D)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.14.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Teclado.
- **Tipo de Agitação:** Agitação Rotativa Inclinação.
- **Ângulo de Inclinação:** Ajustável entre 40° e 80°.
- **Velocidade de Agitação:** 20 a 80 rpm.
- **Capacidade Máxima de Agitação:** Suporta até 8 tubos de 50 mL (ou) 16 tubos de 10/15 mL (ou) 24 tubos de 1,5/2/5 mL (para tubos de centrífuga) ou 6 tubos de 10 mL (ou) 24 tubos de 2/5 mL (para tubos de coleta de sangue).
- **Temporizador:** 1min - 23h59min.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 25 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 230 x 180 x 265 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 260 x 240 x 210 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 2,0 kg / 1,40 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Painel de Operação.
- b) Módulo em Disco.
- c) Fivelas para Tubos.
- d) Porca Roscada.
- e) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- II) Prenda os tubos de amostras nas fivelas e tente empurrá-las para o centro do disco.
- III) Pressione a tecla **MENU** para selecionar a velocidade e o tempo, ajustando os parâmetros com as teclas para cima/baixo.
- IV) Pressione a tecla **INICIAR/PARAR** para iniciar/parar o equipamento.

marTE
científica



comercial@marTE.com.br

(11) 3411-4500



@marTEcientifica