

Guia Rápido

Agitador Oscilador 3D para Placas/Tubos/Bolsas (AOS-3D)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

AGITADOR OSCILADOR 3D PARA PLACAS/TUBOS/BOLSAS (AOS-3D)

1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2-Aponte a câmera;
3-Aguarde a decodificação;
4-Acesse o manual;

marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.16.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Teclado.
- **Tipo de Agitação:** Oscilação 3D.
- **Ângulo de Inclinação:** 10°.
- **Velocidade de Agitação:** 10 a 80 rpm.
- **Capacidade Máxima de Carga:** Suporta até 0,8 kg de carga.
- **Temporizador:** 1min - 8h.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 10 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 184 x 184 x 120 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 290 x 200 x 140 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 2,60 kg / 2,10 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Painel de Operação.
- b) Bandeja Pequena.
- c) Bandeja 3D.
- d) Bandeja de Silicône.
- e) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Monte a bandeja 3D e o disco de silicone.
- II) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- III) Pressione a tecla **MENU** para selecionar a velocidade e o tempo, ajustando os parâmetros com as teclas para cima/baixo.
- IV) Pressione a tecla **INICIAR/PARAR** para iniciar/parar o equipamento.

marTE
científica



comercial@marTE.com.br



(11) 3411-4500



@marTEcientifica