

Guia Rápido

Agitador Orbital Circular Frascos/Bolsas – 25x25cm (AOR-C1)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

AGITADOR ORBITAL CIRCULAR
FRASCOS/BOLSAS – 25X25CM (AOR-C1)

1-Abra o aplicativo para
leitura do QR Code;
2-Aponte a câmera;
3-Aguarde a decodificação;
4-Acesse o manual;

marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.17.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Display Digital:** Sim (LCD).
- **Modo de Controle:** Display Digital + Botão Rotativo.
- **Tipo de Plataforma:** Plataforma de Bandeja Universal.
- **Tamanho da Plataforma:** 250 x 250 x 50 mm (25 x 25 x 5 cm).
- **Tipo de Agitação:** Orbital Circular.
- **Velocidade de Agitação:** 40 a 200 rpm.
- **Capacidade Máxima de Carga:** Suporta até 2 kg de carga.
- **Amplitude de Oscilação:** 20 mm (movimento circular).
- **Temporizador:** 1min - 23h59min.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 30 W / AC 100-240 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C – 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 355 x 260 x 135 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 410 x 300 x 170 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 4,50 kg / 3,65 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Painel de Operação.
- b) Botão de Controle da Velocidade / Botão de Iniciar e Parar.
- c) Botão de Controle do Temporizador / Botão de Iniciar e Parar.
- d) Plataforma de Bandeja Universal.
- e) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- II) Coloque o recipiente na bandeja e fixe com as garras.
- III) Gire o botão esquerdo para ajustar o tempo e o botão direito para ajustar a velocidade.
- IV) Pressione qualquer botão (esquerdo ou direito) para iniciar/parar o equipamento.

marTE
científica



comercial@marTE.com.br

(11) 3411-4500



@martecientifica