

Guia Rápido

Pipetador Manual de Grande Volume - 0,1 a 100 ml (PIP-M)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

PIPETADOR MANUAL DE GRANDE VOLUME - 0,1 A 100 ML (PIP-M)

1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2-Aponte a câmera;
3-Aguarde a decodificação;
4-Acesse o manual;

martē

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.28.
- **Modo de Controle:** Botões Manuais + Bulbo de Sucção.
- **Faixa de Volume:** 0,1 mL a 100 mL.
- **Tipo de Pipetas Suportadas:** Pipetas de plástico e vidro.
- **Membrana Filtrante:** Filtro de Membrana Hidrofóbica de 0,45 µm, evitando vazamento de líquidos para o sistema de válvulas.
- **Autoclavável:** Não.
- **Display de Volume:** Não Apresenta.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C – 40°C / ≤ 80% UR.
- **Cores Disponíveis:** Azul, Amarelo, Verde, Vermelho e Cinza.
- **Dimensões do Produto:** 200 x 40 x 50 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 220 x 60 x 60 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 0,13 kg / 0,12 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Cone Frontal.
b) Adaptador de Silicone.
c) Filtro.
d) Carcaça.
e) Controlador de Líquidos.
f) Botão de Soprar.
g) Anel de Travamento.
h) Bulbo de Sucção.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Encaixe a pipeta:** Anexe cuidadosamente a pipeta inserindo-a no adaptador de silicone dentro do cone frontal. Não use força.
- II) Aspiração do Líquido:** 1) Pressione o bulbo de sucção primeiro, mantendo o pipetador na posição vertical com a ponta da pipeta para baixo.; 2) Coloque a ponta da pipeta no líquido a ser aspirado.; 3) Pressione a alavanca do controlador de líquidos lentamente para cima, permitindo que o líquido encha a pipeta até que o menisco fique ligeiramente acima da marca desejada.
- III) Ajuste o Menisco:** 1) Limpe a ponta da pipeta com um tecido adequado e sem fiapos; 2) Pressione a alavanca do controlador de líquidos lentamente para baixo até que o menisco desejado seja alcançado.
- IV) Dispensação do Líquido:** 1) Mantenha o recipiente coletor em posição inclinada, encostando a ponta da pipeta na parede do recipiente; 2) Pressione a alavanca do controlador de líquidos para baixo para esvaziar a pipeta; 3) Segure a pipeta na parte superior e gire suavemente para removê-la do adaptador de silicone.

martē
científica



comercial@martē.com.br

(11) 3411-4500



@martecientifica