

Guia Rápido

Banho-Maria Termostático Digital - 2 Posições (BM-D2)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

BANHO-MARIA TERMOSTÁTICO DIGITAL
- 2 POSIÇÕES (BM-D2)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;

mar^{te}

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.31.
- **Modo de Controle:** Display Digital (LED) + Teclado.
- **Volume do Banho-Maria:** 6 L.
- **Material do Banho-Maria:** Aço Inoxidável 304.
- **Material da Tampa Anelar:** Polipropileno (PP).
- **Faixa de Temperatura:** Temperatura ambiente - 99,9°C.
- **Estabilidade de Temperatura:** $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 600 W / AC 220 V.
- **Função Alarme de Alta Temperatura:** Sim.
- **Função de Autoajuste:** Sim.
- **Função Anti-Secagem:** Sim.
- **Válvula de Drenagem:** Sim.
- **Dimensões da Câmara de Trabalho:** 300 x 150 x 140 mm.
- **Dimensões do Produto:** 350 x 200 x 200 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 400 x 250 x 250 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 3,57 kg / 3,38 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Tanque de Aço Inox.
- b) Tampa Anelar de Polipropileno.
- c) Cobertura de Aço Inox.
- d) Alça.
- e) Suporte Interno de Aço Inox.
- f) Painel de Operação.
- g) Válvula de Drenagem.
- h) Interruptor.
- i) Cabo de Energia.



3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Coloque o suporte interno no fundo do tanque e encha o banho-maria com água até o volume desejado.
- II) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- III) **Ajuste a temperatura:** Pressione o botão **SET** para definir a temperatura. Use os botões ao lado do **SET** para fazer os dados piscarem (a temperatura atual é exibida acima do botão **SET**). Neste momento, o equipamento entra no modo de configuração de temperatura. Pressione o botão "**▲**" para aumentar ou o botão "**▼**" para diminuir o valor e então pressione o botão **SET** para fazer o equipamento retornar ao estado de operação normal e completar o processo de ajuste. Aguarde a temperatura estabilizar.
- IV) Coloque o recipiente a ser utilizado acima do suporte interno. Para reduzir evaporação e manter a temperatura estável, insira a cobertura e a tampa anelar.
- V) Após o uso, remova o recipiente com cuidado e desligue o equipamento.

mar^{te}
científica



comercial@mar-te.com.br



(11) 3411-4500



@martecientifica