

Guia Rápido

Banho-Maria Termostático Digital com Agitação Magnética (BMAM-2)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

BANHO-MARIA TERMOSTÁTICO DIGITAL COM AGITAÇÃO MAGNÉTICA (BMAM-2)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;



marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.33.
- **Motor:** Motor Sem Escovas (Brushless).
- **Modo de Controle:** Display Digital (LCD) + Teclado.
- **Material do Tanque Interno:** Aço Inoxidável 304.
- **Velocidade de Agitação:** 100 a 1.200 rpm, com incremento de 50 rpm.
- **Faixa de Temperatura:** Temperatura ambiente - 100°C.
- **Estabilidade de Temperatura:** $\pm 1^\circ\text{C}$.
- **Temporizador:** 1min - 23h59min.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 800 W / AC 220 V.
- **Ambiente de Trabalho:** $5^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$ / $\leq 80\%$ UR.
- **Tubo de Aquecimento Embutido:** Sim.
- **Função Anti-Secagem:** Sim.
- **Dimensões da Câmara de Trabalho:** 200 x 200 x 130 mm.
- **Dimensões do Produto (com tampa):** 230 x 230 x 325 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 300 x 300 x 250 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 2,90 kg / 2,87 kg

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Alça de Segurança.
- b) Tampa Alta Transparente.
- c) Tanque Interno de Aço Inox.
- d) Suporte Interno de Aço Inox.
- e) Painel de Operação.
- f) Interruptor.
- g) Barra de Agitação Magnética.
- h) Chave de Fenda e Parafusos.
- i) Cabo de Energia.

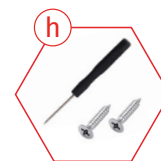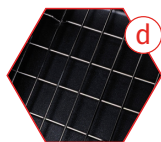

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Adicione água limpa no banho-maria, **insira a barra de agitação magnética** e coloque o suporte interno de vaporização.
- II) Conecte o cabo de energia e ligue o equipamento.
- III) Coloque o recipiente termostático, **com a barra de agitação magnética**, dentro do banho-maria e feche a tampa.
- IV) Pressione a tecla **MENU** para selecionar o tempo, a temperatura e a velocidade de agitação, ajustando os parâmetros com as teclas para cima/baixo.
- V) Pressione a tecla **INICIAR/PARAR** para iniciar/parar a função de aquecimento e agitação do banho-maria.
- VI) Após o uso, remova o recipiente com cuidado, desligue o equipamento e **esvazie a água do interior**.

marTE
científica