

Guia Rápido

Manta Aquecedora Digital – 2 l (MAD-2L)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

MANTA AQUECEDORA DIGITAL – 2 L (MAD-2L)

- 1- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2- Aponte a câmera;
- 3- Aguarde a decodificação;
- 4- Acesse o manual;


marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.35.
- **Volume da Manta:** 2 L.
- **Modo de Controle:** Display Digital (LCD) + Teclado.
- **Material Interno da Manta:** Material isolante de fibra de vidro tipo E.
- **Material Externo da Manta:** Chapa de aço estampada e pintada.
- **Material da Resistência de Aquecimento:** Níquel-cromo.
- **Controle de Temperatura:** Termorregulação Digital.
- **Faixa de Temperatura:** Temperatura Ambiente - 300°C.
- **Potência de Aquecimento:** 100 a 2.400 W.
- **Tensão de Funcionamento:** AC 220 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 300 x 300 x 210 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 330 x 330 x 280 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 5,20 kg / 3,82 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Núcleo Interno.
- b) Display Digital (LCD).
- c) Tecla de Configuração.
- d) Teclas de Controle da Temperatura.
- e) Suporte de Aço Inox.
- f) Garra Cruzada.
- g) Haste de Fixação para Sonda.
- h) Sonda de Temperatura.
- i) Cabo de Energia.

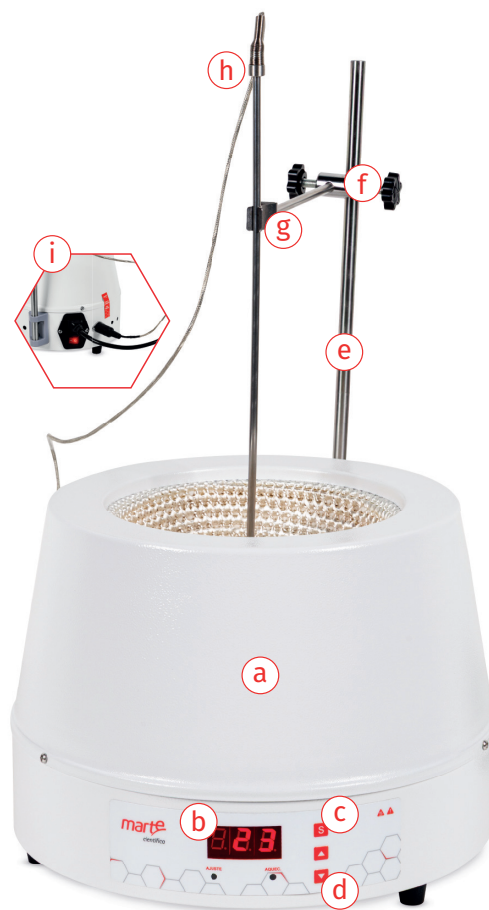

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Coloque o equipamento em uma bancada nivelada, posicione o suporte da sonda e conecte-a ao bloco de sensores na parte traseira do equipamento.
- II) Coloque o recipiente com líquido no equipamento e insira a sonda no líquido a ser aquecido.
- III) Use a tensão elétrica especificada para o equipamento. O display mostrará a temperatura do líquido.
- IV) Após pressionar a tecla **S** para ajustar a temperatura, a luz indicadora verde **"AJUSTE"** acenderá e o visor mostrará a temperatura definida. Selecione a temperatura desejada com as teclas para cima/baixo. Após o ajuste, pressione a tecla **S** novamente para exibir a temperatura real.
- V) A luz indicadora vermelha **"AQUEC."** acenderá durante o aquecimento e apagará quando o aquecimento for interrompido.
- VI) Quando a temperatura atingir o valor ajustado pela primeira vez, ela poderá ultrapassar alguns graus, mas se estabilizará ao resfriar.

marTE
científica



comercial@marTE.com.br



(11) 3411-4500



@marTEcientifica