

Guia Rápido

Manta Aquecedora Digital com Agitação Magnética - 250ml (MAD-A250)



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

MANTA AQUECEDORA DIGITAL COM AGITAÇÃO MAGNÉTICA - 250ML (MAD-A250)

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação;
- 4-Acesse o manual;



marTE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Referência Marte:** 900.0150.36.
- **Volume da Manta:** 250 mL.
- **Função de Agitação Magnética:** Sim.
- **Modo de Controle:** Display Digital (LCD) + Botão Rotativo + Teclado.
- **Material Interno da Manta:** Material isolante de fibra de vidro tipo E.
- **Material Externo da Manta:** Chapa de aço estampada e pintada.
- **Material da Resistência de Aquecimento:** Níquel-cromo.
- **Controle de Temperatura:** Termorregulação Digital.
- **Faixa de Temperatura:** Temperatura Ambiente - 300°C.
- **Potência e Tensão de Funcionamento:** 100 a 2.400 W / AC 220 V.
- **Ambiente de Trabalho:** 5°C - 40°C / ≤ 80% UR.
- **Dimensões do Produto:** 200 x 200 x 160 mm.
- **Dimensões da Embalagem:** 230 x 230 x 210 mm.
- **Peso Bruto / Peso Líquido:** 2,88 kg / 2,15 kg.

2. PARTES E FUNÇÕES

- a) Núcleo Interno.
- b) Display Digital (LCD).
- c) Tecla de Configuração.
- d) Teclas de Controle da Temperatura.
- e) Botão de Controle da Velocidade.
- f) Suporte de Aço Inox.
- g) Garra Cruzada.
- h) Haste de Fixação e Sonda de Temperatura.
- i) Barra de Agitação Magnética.
- j) Cabo de Energia

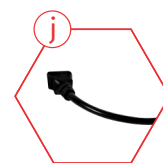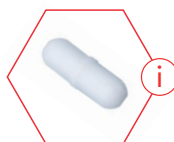

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- I) Coloque o equipamento em uma bancada nivelada, posicione o suporte da sonda e conecte-a ao bloco de sensores na parte traseira do equipamento.
- II) Coloque o recipiente com líquido no equipamento e insira a sonda no líquido a ser aquecido.
- III) Use a tensão elétrica especificada para o equipamento. O display mostrará a temperatura do líquido.
- IV) Após pressionar a tecla **S** para ajustar a temperatura, a luz indicadora verde "**AJUSTE**" acenderá e o visor mostrará a temperatura definida. Selecione a temperatura desejada com as teclas para cima/baixo. Após o ajuste, pressione a tecla **S** novamente para exibir a temperatura real.
- V) A luz indicadora vermelha "**AQUEC.**" acenderá durante o aquecimento e apagará quando o aquecimento for interrompido. Quando a temperatura atingir o valor ajustado pela primeira vez, ela poderá ultrapassar alguns graus, mas se estabilizará ao resfriar.
- VI) Para ajustar a velocidade de agitação, gire o botão rotativo no sentido horário.

marTE
científica



comercial@marTE.com.br

(11) 3411-4500

@infb@martecientifica