


Balanças Eletrônicas Modelo AD




- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

INSTALAÇÃO

- Retirar a balança da embalagem. Checar se todos os itens estão na embalagem: Balança, fonte de alimentação, prato e protetor circular (se aplicável).
- Instalar em superfície estável.

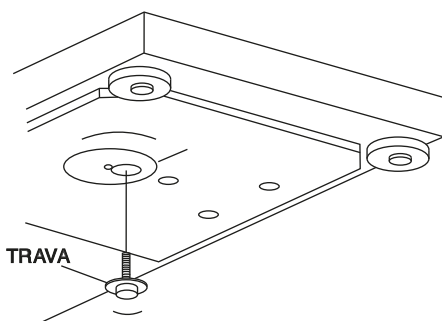


- Remover a trava de segurança que fica na parte inferior. Não aplicável para balanças AD acima de 10 kg.

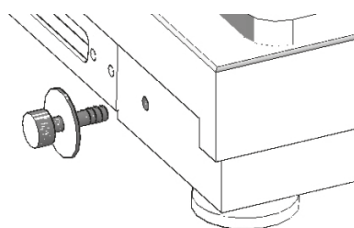


- Guardar a trava de segurança na parte traseira no orifício apropriado. Ela será necessária para eventuais transportes.

INSTALAÇÃO EM MODELOS AD10K, AD16K E AD50K

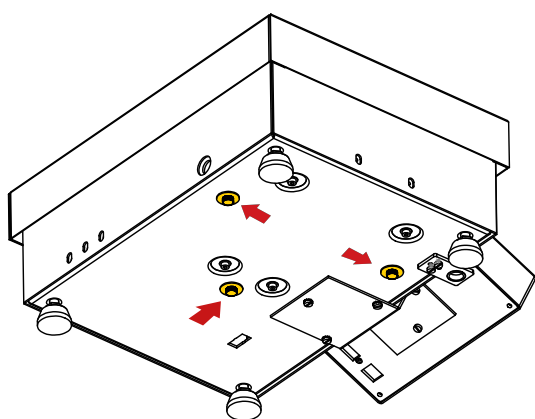

- Remover as travas de segurança que ficam na parte inferior.
* Parafuso latão amarelo (soltar com a mão).

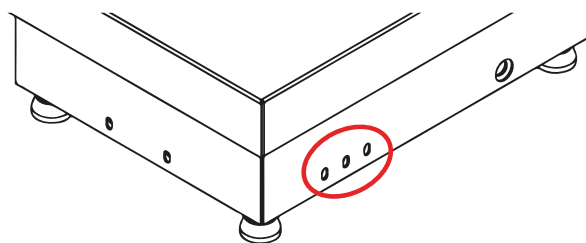

- Guardar as travas de segurança na parte traseira nos orifícios indicados. Elas serão necessárias para eventuais transportes.

- Encaixar corretamente o prato.
- Nivelar pelos pés niveladores até centralizar a bolha de nível.
- Conectar a fonte de alimentação primeiramente na balança e depois à tomada. ATENÇÃO: NUNCA INVERTER ESSA ORDEM.
- O equipamento entrará em modo Standby (STDBY).
- Aguardar 30 minutos para pré-aquecimento.
- Após o pré-aquecimento, o equipamento estará apto para o uso.

UTILIZAÇÃO

- Pressionar o botão L/D para ligar.
- O display apresentará a versão atual e em seguida carregará a função de pesagem simples (exceto para balanças com funções especiais).
- Se necessário, pressionar o botão T para tarar.
- A partir deste momento podem-se iniciar as pesagens.
- O indicador de estabilidade é o * do lado esquerdo do display. Quando instável ele estará no display. Quando ele apaga, indica que a balança estabilizou.

RECOMENDAÇÕES

- É recomendado que retire o prato da balança quando esta for transportada.
- Sempre utilizar capa de proteção de PVC para evitar danos ao equipamento e aumentar sua vida útil.
- Nunca desligar a balança direto pela fonte, sempre usar o botão L/D.

