

Guia Rápido

Balança

LS-PLUS



**MANUAL COMPLETO
DO EQUIPAMENTO**

Balança LS-PLUS

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual



mar

INSTALAÇÃO

- Retirar a balança da embalagem. Checar se todos os itens estão na embalagem: Balança, fonte de alimentação, plataforma e coluna (se aplicável).
- Posicionar a balança em uma superfície plana e estável.
- Conectar a fonte de alimentação primeiramente na balança e depois à tomada. ATENÇÃO: NUNCA INVERTER ESSA ORDEM.
- Pressionar a tecla L/D, o display acenderá todos os caracteres e a seguir mostrará a versão do programa residente e iniciará na tela de pesagem simples (0 g).
- O equipamento estará apto para o uso.

INSTALAÇÃO DA COLUNA (BALANÇAS LS20, 50,100, 200, 300 E 500)

- Colocar a estrutura da balança (A) e superfície estável, encaixar a plataforma de pesagem (B).
- Passar o cabo da célula de carga (C) por dentro da coluna (D) e fixa-la na estrutura (E).
- Após a fixação da coluna, fixe o suporte do display (F) na parte superior da coluna (G) e parafuse-o sobre esse suporte (H).
- Encaixar o plug do cabo da célula de carga (I) e da fonte de alimentação (J)

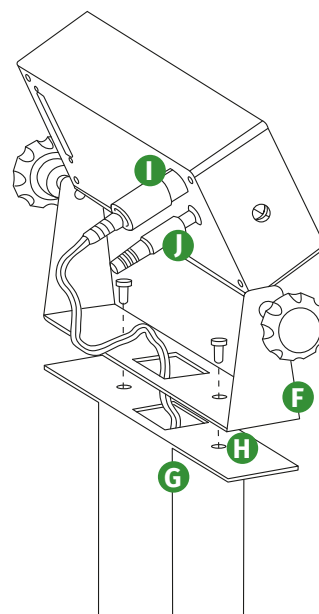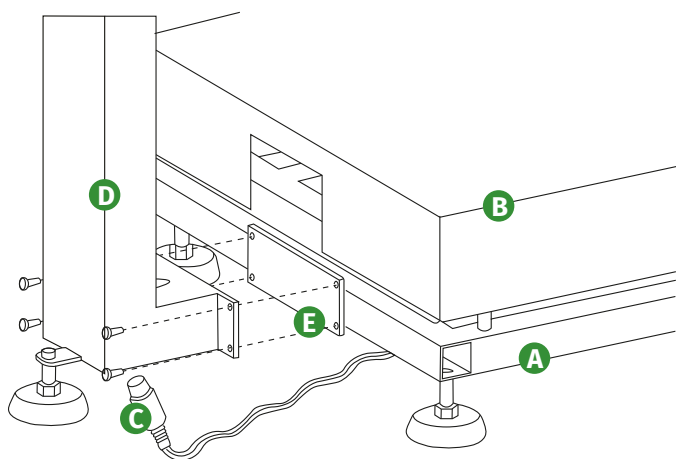

vendas@mar



(11) 3411-4500



@martecientifica

UTILIZAÇÃO

PESAGEM SIMPLES

- Pressionar a tecla L/D, o display acenderá todos os caracteres e a seguir mostrará a versão do programa residente e, então iniciará na tela de pesagem simples (0 g).
- Se for necessário o uso de um vasilhame, colocá-lo sobre o prato da balança e pressionar T para tará-lo.
- Pressionar T para tarar a balança antes de efetuar as pesagens, se necessário.
- Fazer a pesagem necessária.
- Desligar a balança pressionando L/D. O display se apagará por completo indicando que o circuito interno está em regime de baixa energia.

Nota: As barras verticais no canto superior esquerdo indicam a capacidade da balança utilizada.

PESAGEM DE PEÇAS

- Com a balança desligada (mas conectada na tomada) pressionar F2 e logo depois clicar no L/D.
- Apresentará SET-FUN no display.
- Clicar no T.
- Com F1 ir até a função Fun-PCS
- Pressionar o T.
- O display retornará para SET-FUN.
- Pressionar F1 até -End- e pressionar T.
- A balança desligará salvando a alteração realizada.
- Pressionar o botão L/D para iniciar novamente a balança
- Com o display no modo pesagem, colocar um recipiente sobre o prato e pressionar 'T'.
- Pressionar 'F2' para mudar para o modo contagem. O display mostrará o número de amostras seguido de 'PCS'.
- Colocar a quantidade de peças solicitada pelo display dentro do recipiente e pressionar 'T'. A balança registrará este valor e estará apta a efetuar a contagem.
- Colocar o restante das peças dentro do recipiente.
- Para visualizar o peso correspondente, pressionar 'F2'.

PARA ALTERAR A QUANTIDADE DE AMOSTRAS:

- Pressionar 'F1'. O display mostrará o atual número de amostras.
- Pressionar 'CNL' para fazer aparecer o cursor (dígito piscante).
- Pressionar 'F1/F2' para alterar o valor do dígito piscante.
- Pressionar 'CNL' para mudar o cursor de posição.
- Repetir itens 3 e 4 até alterar todos os dígitos como desejado.
- Pressionar 'T' para aceitar a edição. O display mostrará o número de amostras seguido de 'PCS'.

RECOMENDAÇÃO

Nunca desligar a balança direto pela fonte, sempre usar o botão L/D.

