

Guia Rápido

Balança

linha AU



**MANUAL COMPLETO
DO EQUIPAMENTO**



Balança linha AU

1-Abra o aplicativo para
leitura do QR Code;
2-Aponte a câmera;
3-Aguarde a decodificação
4-Acesse o manual

marte

PRIMEIROS PASSOS – INSTALAÇÃO

- Utilize a fonte de alimentação fornecida pela Marte de 12VDC.
- Verifique o valor da tensão de rede para saber se é compatível com a indicada na fonte de alimentação.
- Instale a balança em locais livres de correntes de ar, vibrações, que não tenha exposição à luz solar e que o ambiente não possua mudanças constantes de temperatura
- Colocar o suporte para a fonte de alimentação na parte traseira da balança
- Montar o prato de pesagem conforme mostrado na imagem abaixo

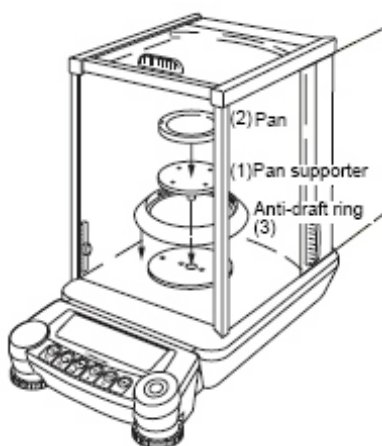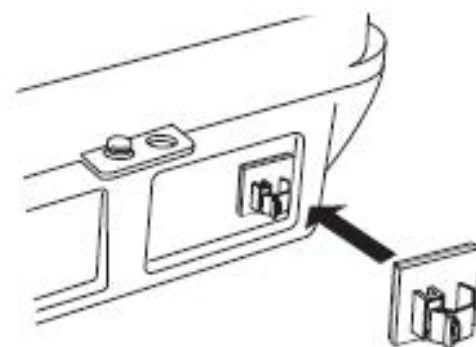

- Ajustar o nível da balança, regulando os pés dianteiros até centralizar a bolha de nível
- Coloque a capa de proteção do teclado
- Instalar a fonte de alimentação primeiro na balança e depois na rede de alimentação.
- Ao conectar a balança na energia, ela irá fazer seu autoteste, este procedimento é realizado em 5 etapas e no display mostrará cada etapa. "CHE 5" até "CHE 0"
- Em seguida a balança irá iniciar o procedimento de auto calibração, indicando no display cada etapa do processo "CAL 2""CAL 1""CAL 0""CAL END". (Exceto para linha AUY220).
- Após a balança realizar o autoteste e as calibrações (depende do modelo) o display indicara "off".
- Antes de iniciar a pesagem, pré-aqueça a balança pelo menos 30 minutos para as balanças da série AUY, AUX, e AUW. Para balança da série AUW-D este aquecimento deverá ser de 1 hora.

UTILIZAÇÃO

- Pressionar a tecla Power
- O display carregará a função de pesagem simples
- Se necessário, pressionar o botão T para zerar a balança.
- A partir deste momento podem-se iniciar as pesagens.

RECOMENDAÇÕES

Nunca desligar a balança direto pela fonte, sempre usar o botão L/D.