

Guia Rápido

Balança

linha UX/UW




**MANUAL COMPLETO
DO EQUIPAMENTO**

Balança linha UX

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

martê

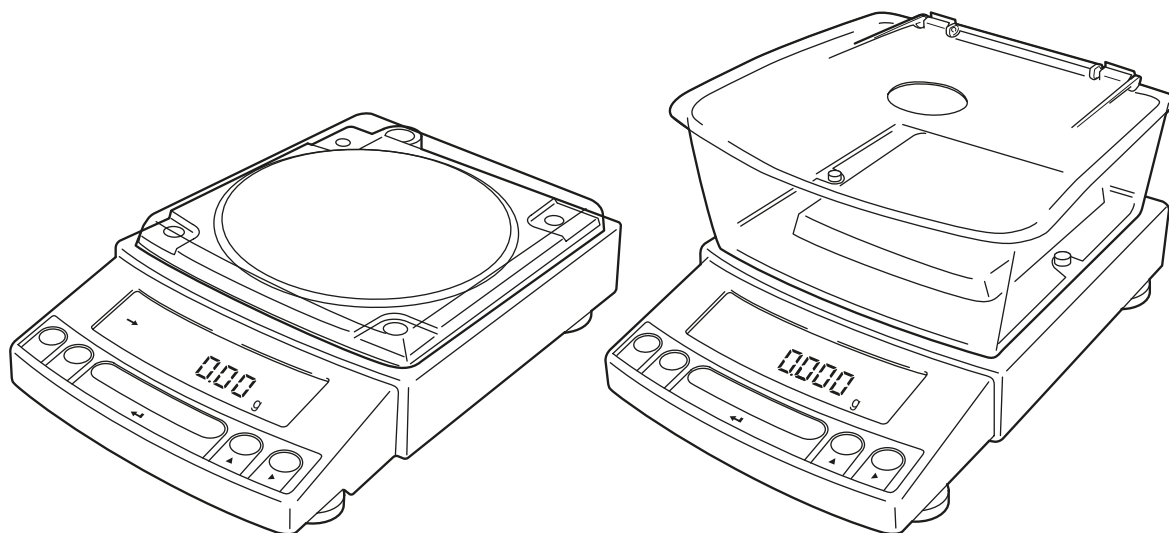

PRIMEIROS PASSOS – INSTALAÇÃO

- Utilize a fonte de alimentação fornecida pela Marte de 12VDC.
- Verifique o valor da tensão de rede para saber se é compatível com a indicada na fonte de alimentação.
- Instale a balança em locais livres de correntes de ar, vibrações, que não tenha exposição à luz solar e que o ambiente não possua mudanças constantes de temperatura
- Instale a capa de proteção
- Ajuste o nível da balança, regulando os pés dianteiros até centralizar a bolha de nível
- Coloque a capa de proteção do teclado
- Instalar a fonte de alimentação primeiro na balança e depois na rede de alimentação.
- Encaixar os apoios do prato, em seguida instalar o prato de pesagem

UTILIZAÇÃO

- Pressionar a tecla Power
- O display carregará a função de pesagem simples
- Se necessário, pressionar o botão T para zerar a balança.
- A partir deste momento podem-se iniciar as pesagens.

RECOMENDAÇÕES

Nunca desligar a balança direto pela fonte, sempre usar o botão L/D.